




Appareil de décapage de laboratoire

MZB 2600 (anciennement DRELLO MZB 2600)

... pour une qualité uniforme

- appareil de décapage de haute qualité en acier inoxydable
- pour le traitement humide du maïs ou d'autres semences similaires en petits lots
- convient particulièrement à l'utilisation dans les entreprises de semences et de culture de semences
- très bonnes propriétés de traitement grâce à un mouillage uniforme
- simple et sûr à utiliser
- aspiration des poussières et des vapeurs de décapage
- peut-être combiné avec le compteur de semences MZ 2000

MZB 2600 (anciennement DRELLO MZB 2600)

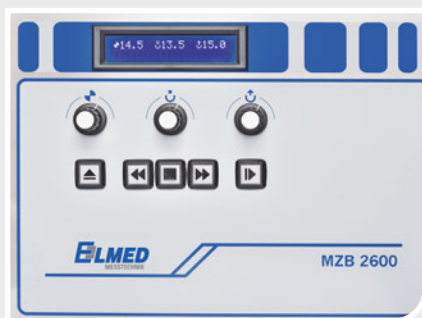

L'appareil de décapage MZB 2600 se caractérise par une grande précision de répétition et donc par un mouillage uniforme avec les produits de décapage les plus divers. Cette qualité de traitement élevée est rendue possible, entre autres, par le dosage au moyen d'une pompe péristaltique. Le dispositif d'aspiration intégré, y compris le tuyau d'évacuation d'air, empêche la pollution de l'air ambiant par des poussières ou des vapeurs.

Le cycle de traitement est préréglé à l'aide de 3 régulateurs rotatifs pour le temps de fonctionnement de la pompe, le temps de mélange et le temps d'extraction. Les temps réglés sont affichés en secondes sur un écran. La semence est versée dans la trémie à grains de l'appareil de traitement. Après confirmation, le processus de traitement démarre et les semences sont traitées par rotation dans le cylindre de mélange intégré. Les semences traitées s'écoulent par un canal d'évacuation dans le sachet. La détection intégrée du sachet empêche le démarrage du cycle de traitement lorsque le sachet n'est pas inséré et évite un double remplissage accidentel.

L'appareil de traitement MZB 2600 peut être utilisé en combinaison avec le compteur MZ 2000. Grâce à l'appareil de comptage, une quantité réglable de semences est versée dans la trémie à grains de l'appareil de traitement et le processus de traitement préréglé démarre automatiquement à la fin du processus de comptage. Le nouveau processus de comptage démarre pendant le processus traitement, de sorte qu'il n'y a pas de temps d'attente. Le nouveau cycle de traitement démarre après le changement de sachets sur l'appareil de traitement. Cette possibilité de combinaison augmente la vitesse de traitement, car il est possible de compter, de traiter et de remplir en un seul passage.

L'appareil de décapage MZB 2600 est adapté au maïs ou à d'autres types de semences similaires. Nous vous proposons volontiers des tests correspondants sur la base de vos échantillons.

Données techniques

Quantité de décapage	jusqu'à 250 grains par cycle de traitement (en fonction de la taille des grains)
Cycle de décapage	Durée du pompage réglable de 0,5 à 20 sec. (en fonction de la quantité de décapant souhaitée)
	Temps de mélange réglable de 0,5 à 20 sec. (dépend de la quantité de semences ainsi que de la répartition optimale)
	Temps de décharge réglable de 0,5 à 20 sec. (en fonction de la quantité de semences)
Affichage	écran LC
Données électriques	
Tension d'alimentation	85 – 264 VAC / 50 – 60 Hz
Consommation de courant	2,5 A
Puissance consommée	60 W
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	0° ... +45 °C (capacité thermique > 10 K/h)
Humidité de l'air	≤ 80%, sans condensation
Dimensions & poids	
Dimensions (L x H x P)	env. 510 x 310 x 180 mm (env. 510 x 310 x 200 mm, y compris plaque de montage en option pour combinaison avec le compteur des semences MZ 2000)
Poids	env. 10,5 kg
Contenu de la livraison	Appareil de décapage MZB 2600, bouteille de produit de décapage, tuyau en silicone, tuyau d'aspiration, manuel d'utilisation (allemand / anglais / français)
Options en combinaison avec compteur des semences MZ 2000	câble de commande plaque de montage

Sous réserve de modifications dans le sens du progrès technique.